



Le nouveau standard standard d'humidité SAL-F est une solution insaturée qui permet de compléter l'offre des SAL-T déjà existante chez Novasina.

Le SAL-F permet d'accélérer le contrôle et l'ajustage de votre aw-mètre avec des temps d'équilibre plus rapide. Le temps d'ajustage avec le nouveau standard passe à 7 minutes environ.

SPECIFICATIONS

SAL-F11, standard d'humidité 11,3%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2086
SAL-F33, standard d'humidité 32,8%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2087
SAL-F58, standard d'humidité 57,6%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2088
SAL-F75, standard d'humidité 75,3%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2089
SAL-F84, standard d'humidité 84,3%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2090
SAL-F90, standard d'humidité 90,1%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2091
SAL-F97, standard d'humidité 97,3%	+/- 0,3% HR à 25°C	Référence : 260-2092

Informations importantes :

Les Sels SAL-F sont compatibles avec le LabMaster-aw neo, le LabTouch-aw et le LabSwift-aw.

Le conditionnement unitaire est la livraison de 50 sels avec un carte RFID.

L'utilisation des sels SAL-F nécessite l'achat du Kit SAL-F starter une première fois.

Référence	Désignation
260-2086	SAL-F11
260-2087	SAL-F33
260-2088	SAL-F58
260-2089	SAL-F75
260-2090	SAL-F84
260-2091	SAL-F90
260-2092	SAL-F97
260-2148	SAL-F starter kit
260-2150	SAL-F pads (disques papier 10x20pcs)



MODE D'EMPLOI SIMPLIFIE DES SAL-F :



Etape 1 : Placer le disque papier dans la coupelle en aluminium (fournie dans le starter kit).



Etape 2 : Ouvrir le sel étalon.



Etape 3 : Déposer le contenu du sel sur le disque en papier.



Etape 4 : Placer la coupelle en aluminium dans la chambre de mesure.

Les étapes 5 à 7 concerne le LabMaster-aw neo, pour les autres appareils régler le critère de stabilité sur 3 minutes.



Etape 5 : Placer la carte RFID du SEL-F sur le lecteur RFID afin que le LabMaster-aw neo reconnaisse le standard.



Etape 6 : Démarrer le processus d'ajustage ou de vérification.



Etape 7 : Retirer la coupelle aluminium, assurez-vous que la chambre soit sèche, sinon nettoyer avec un papier absorbant, renouveler l'opération pour les autres sels en ayant nettoyé préalablement la coupelle aluminium comme expliqué des étapes 8 à 10.

Nettoyage :



Etape 8 : Retirer le disque papier de la coupelle aluminium.



Etape 9 : Utiliser un papier absorbant pour retirer le reste de la solution.



Etape 10 : Nettoyer la coupelle avec de l'eau distillée puis la sécher.